



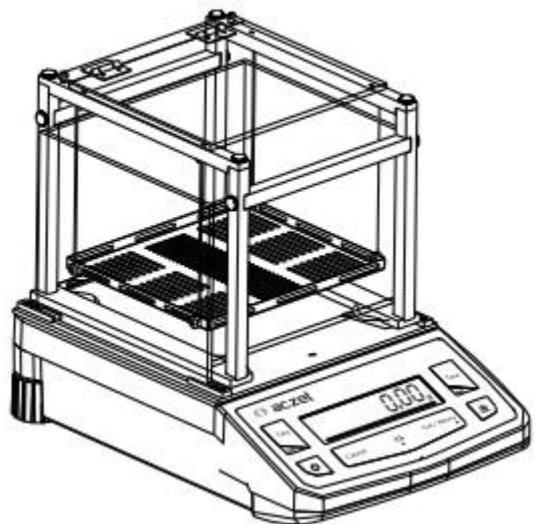

中文操作說明書

CY Series 比重天平

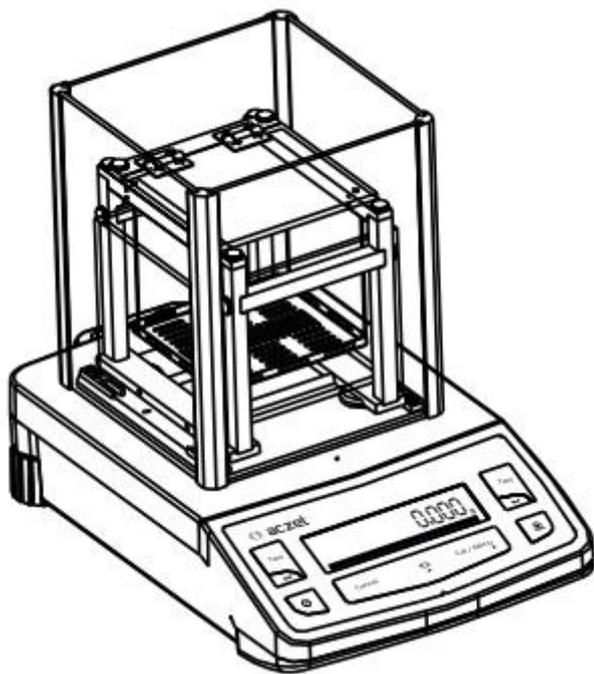

➤ **裝機注意事項：**

1. 避免高溫(ex：陽光直射，暖氣)。
2. 避免震動。
3. 避免空氣流動(ex：電風扇，冷氣)。
4. 避免空氣濕度過高。
5. 盡量維持在穩定的環境下進行量測。

➤ **確認無誤，開始裝機：**

1. 先設置其他配件(ex：Pan Cover, Plate, etc...)。
 2. 再調整水平至定位。
 3. 接上電源。
- ◇ **Note：**第一次開機需先暖機至少 2~4 小時。

➤ **校正：**

1. 長按<Cal>鍵，直到出現” Cal Et”。
2. 將螢幕要求的等重砝碼放置於量測上進行校正。
3. 校正完成將顯示” Cal done”。

➤ **開始測量：**

1. 長按Tare，畫面出現temp，按cal進入設定環境溫度，按tare修改數字(0~9)，按unit切換到下一位數，設定完成後按cal回到temp，長按cal直到畫面出現store做儲存。按unit切換，出現畫面liquid，按cal進入設定，按unit可做切換，水，酒精和其他，選擇其他時，按cal進入設定，按tare修改數字(0~9)，按unit切換到下一位數，設定完成後按cal回到other，長按cal做儲存。
2. 量測模式下，將置待測物置於上方玻璃，到達穩定後按cal鍵，螢幕將出現WtLid。
3. 接著再將待測物放置於水面下的秤盤上，到達穩定後按cal鍵，螢幕將依所選的function來顯示應有的數值。

Note：待測物需為沉體，若為浮體，則需更換量測時的液體，並按照步驟1選擇other來輸入液體比重，否則數值將不準確。

Note：

步驟 1 若有更換液體才需執行，若無更換液體則不需做步驟 1。